

研究用補助品

# Tissue Protector

(パラフィンブロック用)

製造販売元

株式会社パソロジー研究所

〒930-0871

富山県富山市下野 16 番地  
新産業支援センター305 号室

TEL:076-411-8088

FAX:076-444-0017

薄切作業を終了した後、ホルマリン固定パラフィン包埋標本の表面は、酸素(酸化)と湿度の影響で、組織標本内のタンパクの抗原性は減弱することとなり、免疫染色性が低下することがあります。

一般的には薄切作業後は、パラフィンで表面を覆って保管しますが、同じパラフィン包埋標本から、再度薄切作業をするためには、覆われたパラフィンを荒削りして、改めて面出し作業をしてから、薄切作業をしなければいけません。

Tissue Protector(パラフィンブロック用)は、薄切作業が終わったパラフィン包埋標本に、直接貼るだけで、酸化や吸湿による免疫染色性の低下を防ぐことができます。また、再薄切作業時には、煩雑な荒削りや面出し作業なしで、作業時間の短縮が図られます。

## ●Tissue Protector (パラフィンブロック用)※

パラフィン包埋標本を保護するシールになります

商品名	商品コード	サイズ	規格
Tissue Protector パラフィンブロック用	TP-09003	36mm×24mm	1袋:10シート(1シート10枚) 台紙:青

### 使用方法

使用は非常に簡単で、シール状の Tissue Protector(パラフィンブロック用)を台紙から剥がし、パラフィン包埋標本の表面に貼っていただくだけで、パラフィン包埋標本を保護します。

### 品質保証

約1年間保証します。

### 保管方法

極端な高温での保管は避けて下さい。

### ※注意事項

Tissue Protector(パラフィンブロック用)は、スライドガラス標本の保護には使用出来ませんので、ご注意下さい。また、本来の用途以外には使用しないでください。